

糯米掺大米速测盒说明书

产品编号：YC193M01H

1 简介

因糯米和大米价格差别比较大，不法商家将大米掺入糯米中，影响消费者的食用，危害消费者利益。

2 检测原理

通过本试剂与大米反应，形成深蓝色的显色反应，来判断糯米是否掺杂大米。

3 检测范围

糯米

4 技术指标

定性

5 样品测定

5.1 取大米 15 粒放入离心管内，逐滴加入试剂 A，使试剂 A 浸没大米，充分震荡，静止 1 分钟后观察溶液显色情况。

5.2 若呈蓝色则掺杂大米，若呈棕褐色则为纯糯米。

6 注意事项

6.1 选择米样时，尽量选择颗粒饱满的米粒。

6.2 若显色颜色不好判断可取大米样本做对照，遇阳性样本需复测三次。

6.3 本产品仅用于初筛，最终结果以国家相关标准方法为准。

7 储存条件与有效期

试剂在 4-30℃阴凉避光干燥处储存，有效期为 12 个月。

8 试剂盒装箱单

规格： 50 样/盒

名称	数量	单位	备注
试剂 A	1	瓶	
2 毫升离心管	1	包	清洗后可反复使用
说明书	1	份	