

克伦特罗 (Clen)、莱克多巴胺 (Rac)、沙丁胺醇 (Sal) 三联检测卡 (组织) 使用说明书

【产品简介】

本产品为盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇肌肉组织残留三联检测卡，整个检测过程只需5分钟~10分钟，检测限分别为3ng/mL (ppb)、5ng/mL和5ng/mL，适用于各类企业及检测机构。

【产品组成】

瘦肉精三联检测卡	10份/盒
样品提取液	1瓶/盒
说明书	1份/盒

【样品处理】


- 1、将待检肌肉组织样品匀浆；
- 2、准确称取 1.00 g±0.05 g 匀浆后的肌肉组织样品于 10 mL 离心管中；
- 3、加入 1 mL 样品提取液，涡动 1 min；室温 4000 rpm 离心 10min 后，小心取出离心管，待检。

【使用步骤】

- 1、测试前先完整阅读使用说明书，并将检测卡和待检样本溶液恢复至室温（20℃~30℃）。
- 2、从包装袋中取出检测卡平放于桌面，撕开包装袋后请尽快使用；

- 3、用滴管小心吸取离心管中上清液，加 3 滴（约 80μL）于样品孔（S 孔）中；
- 4、加样后 5 分钟~10 分钟，观察显色区判定结果，超过 15 分钟的判读无效。

【结果判断】

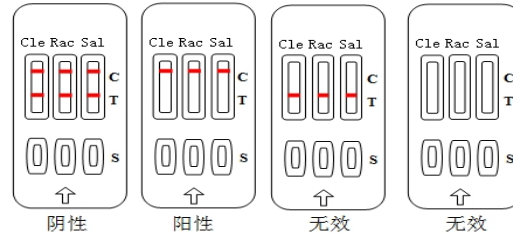

阴性 (-)：C、T线均显色，表明样品中瘦肉精含量低于检测限或不含瘦肉精；

阳性 (+)：C线显色，T线不显色或接近无色，表明样品对应的瘦肉精含量等于或高于检测限；

无效：未出现C线（对照线），可能是操作不当或检测卡已失效。应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。

【灵敏度】

克伦特罗 (Clen)：3ng/ml
莱克多巴胺 (Rac)：5ng/ml
沙丁胺醇 (Sal)：5ng/ml

【特异性】

本产品与链霉素、四环素、氯霉素、磺胺类药物无交叉反应。

【注意事项】

- 1、试剂盒切勿冷冻保存，不要存放4℃冰箱，避免阳光直射，检测样本恢复至室温再进行检测；
- 2、请勿触摸检测卡中央的白色膜面；
- 3、滴加、吸取待检样品时，请使用本产品附带滴管，滴管不能混用，以免交叉污染
- 4、检测卡启封后，请尽快使用；
- 5、样品提取液不能作为阴性对照；
- 6、离心后上清液中杂物太多，可适当延长离心时间；
- 7、本检测卡为一次性产品，请勿重复使用；
- 8、本检测卡仅用于初筛，最终结果以仪器方法确证为准。

【储存条件】

4℃~25℃阴凉干燥处保存，切勿冷冻。

【有效期】

12个月。

【生产日期及批号】

详见包装盒。