

克伦特罗（Clen）、莱克多巴胺（Rac）、沙丁胺醇（Sal）三联检测卡（尿液）使用说明书

【产品简介】

本产品为盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇尿液残留三联检测卡，整个检测过程只需5~10分钟，检测限分别为3ng/mL（ppb）、3ng/mL和5ng/mL，适用于各类企业及检测机构。

【产品组成】

瘦肉精三联快速检测卡	40个/盒
滴管	40个/盒
干燥剂	40个/盒
说明书	1份/盒

【样品制备】


取澄清新鲜无污染的尿液待检。如尿样浑浊，可在室温4000 rpm条件下离心5 min，取上清液待检。采集的尿样必须收集在洁净、干燥且不含有任何防腐剂的塑料尿杯或玻璃容器内。若尿样不能及时送检，可于2~8℃冷藏保存48小时，长期保存需冷冻于-20℃，切忌反复冻融。

【操作步骤】

- 1、测试前先完整阅读使用说明书，并将检测卡和待检样本溶液恢复至室（20~30℃）。
- 2、从包装袋中取出检测卡平放于桌面，撕开包装袋后请尽快使用。

- 3、将检测卡平放，用配套滴管吸取待检样本向样品孔（S孔）内缓慢滴加2滴或用微量移液器移取80 μL待检样本进行检测（注：加样量过多可能导致检测卡失效或影响判读结果）。
- 4、结果应在5~10分钟读取，超过15分钟后的判读结果仅做参考。

【结果判断】

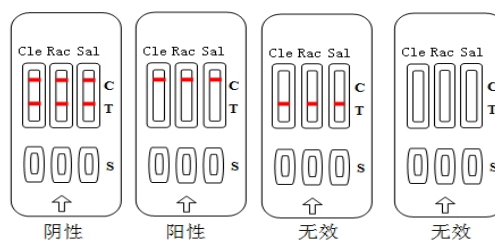

阴性（-）：C、T线均显色，表明样品中瘦肉精含量低于检测限或不含瘦肉精；

阳性（+）：C线显色，T线（靠近加样孔一端）不显色或接近无色，则表明样品中瘦肉精含量等于或高于检测限；

无效：C线不显色，可能是操作不当或检测卡已失效。应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。

【检测限】

克伦特罗（Clen）：3ng/ml
 莱克多巴胺（Rac）：3ng/ml
 沙丁胺醇（Sal）：5ng/ml

【注意事项】

- 1、试剂盒切勿冷冻保存，不要存放4℃冰箱，避免阳光直射，检测样本恢复至室温再进行检测；
- 2、打开包装后请尽快使用，以免受潮，影响检测结果；
- 3、请按照操作步骤进行测试，操作时请勿触摸检测卡中央的白色膜面；
- 4、本品为一次性产品，请勿重复使用；
- 5、滴管切勿混用，以免交叉污染；
- 6、若出现阳性结果，建议用本卡复检一次或用其它方法进一步确认；
- 7、自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照；
- 8、由于样本差异，有的检测线可能会出现颜色偏浅或偏灰现象，但只要出现红色条带，即可判定为阴性。

【储存条件】

4~25℃阴凉干燥处保存，切勿冷冻。

【有效期】

12个月。

【生产日期及批号】详见包装盒。